



# Die automatische Filtration mit der LABC-Filtrationsfolie


So funktioniert es:

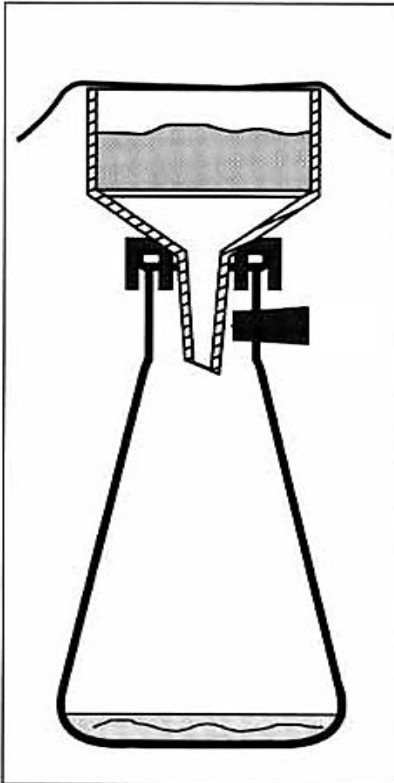

Die LABC-Filtrationsfolie wird über die Nutsche oder Fritte gelegt.

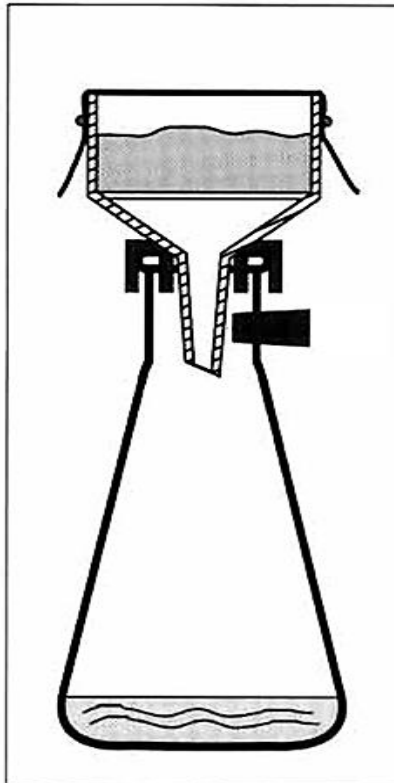


Durch überstreifen eines Gummiringes wird sie fixiert und anschließend glattgezogen, so dass an den Kanten keine Falten entstehen.

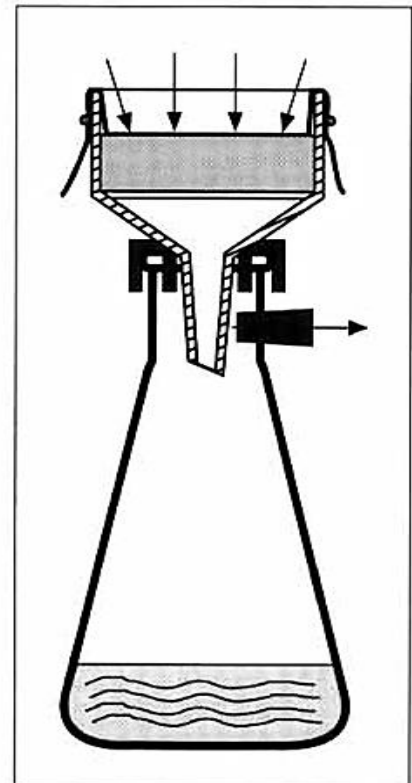

Nach Anlegen des Vakuums wird die LABC-Filtrationsfolie eingesaugt und legt sich eng auf den Filterkuchen.

## Vorteile:

- keine Rissbildung
- es wird keine Luft durch den Filterkuchen gesaugt
- das Verdampfen des Filtrats wird verhindert
- der Filterkuchen lässt sich leicht nachwaschen
- längere unbeaufsichtigte Filtrationen sind unproblematisch (auch über Nacht)

LABC-Filtrationsfolie	Art.-Nr.	Ø in mm	VPE/Stück
	85003	360	5