



Die automatische Filtration mit der LABC- Filtrationsfolie


Das Ergebnis:

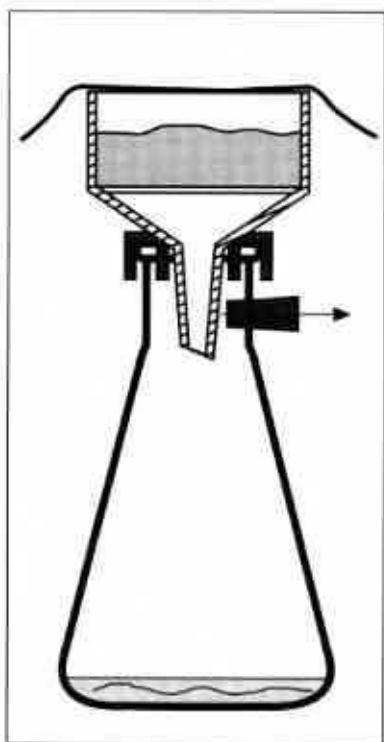

Die LABC-Filtrationsfolie wird über die Nutsche oder Fritte gelegt.

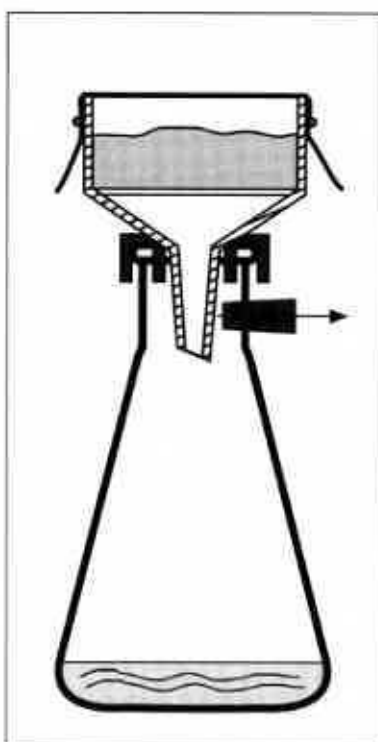

Durch Überstreifen eines Gummiringes wird sie fixiert und anschließend glattgezogen, so daß an den Kanten keine Falten entstehen.

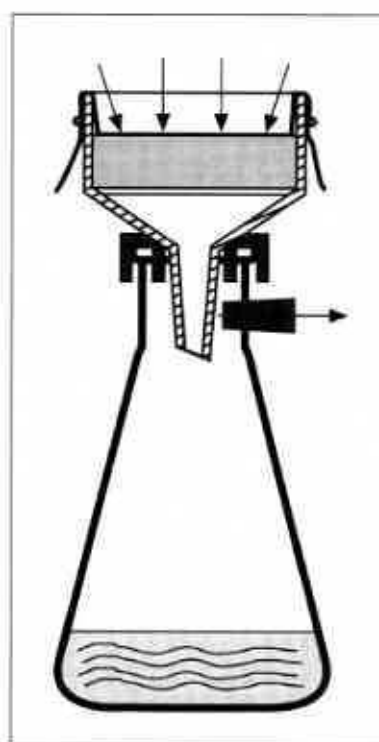


Nach Anlegen des Vakuums wird die LABC-Filtrationsfolie eingesaugt und legt sich eng auf den Filterkuchen.

Vorteile:

- keine Reißbildung
- es wird keine Luft durch den Filterkuchen gesaugt
- das Verdampfen des Filtrats wird verhindert
- der Filterkuchen läßt sich leicht nachwaschen
- längere unbeaufsichtigte Filtrationen sind unproblematisch (auch über Nacht)

LABC-Filtrationsfolie

LABC-Filtrationsfolie	Durchmesser \varnothing mm	Verpackungs- einheit	Best.-Nr.
	360	5	85003