


LABC-Sicherheitsgaswaschflasche

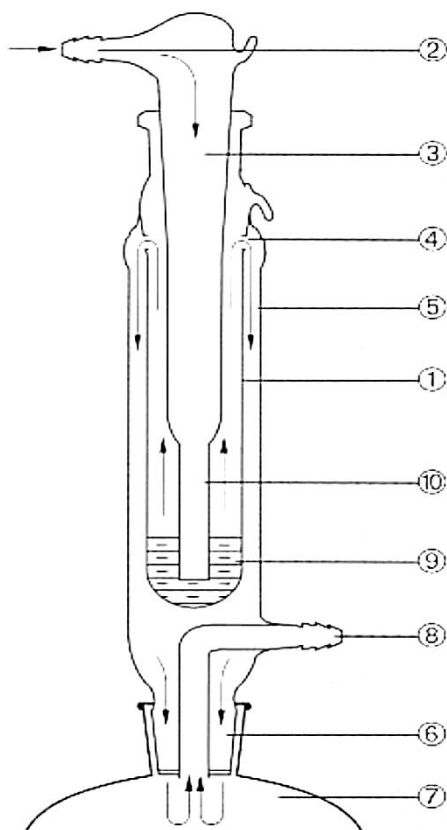

Die LABC-Gaswaschflasche ist eine Kombination aus zwei teilen. Im Inneren besteht sie im Prinzip aus einer üblichen Waschflasche ①.

Das Einleitungsrohr ⑩ ist im oberen Teil erweitert ③, damit im Falle eines Rücksteigens keine Waschflüssigkeit in die Gasentwicklungsapparatur gelangen kann.

Das durch die Waschflasche im inneren Zylinder strömende Gas gelangt im oberen Teil durch die seitlichen Öffnungen ④ in den zylindrischen Auffangbehälter ⑤, der die Waschflasche umschließt. Das zylindrische Rohr endet mit dem NS-Schliff ⑥.

Der äußere Mantel ⑤ entspricht dem Sicherheitsvolumen einer zweiten Waschflasche, deren Auffangvolumen sich durch einen Schliffkolben ⑦ beliebig vergrößern lässt.

Der Gasaustritt erfolgt durch das Ableitungsrohr ⑧ am unteren Teil des äußeren Mantels.

LABC-Gaswaschflasche komplett



Art.-Nr.	Schliff NS
940011	29
940012	45

LABC-Sicherheitsgaswaschflaschen-Ersatzteile



LABC-Gaswaschflascheneinsatz mit Fritte D 2,25mm, ohne Kolben
Art.-Nr.: 940021



LABC-Gaswaschflascheneinsatz ohne Fritte und ohne Kolben
Art.-Nr.: 940031



LABC-Gaswaschflaschenkörper, Schliff NS 29
Art.-Nr.: 940041

LABC-Gaswaschflaschenkörper, Schliff NS 45
Art.-Nr.: 940042