

Bedienungsanleitung für Kaltlufttrockner für DC-Platten



Der Kaltlufttrockner dient zum reproduzierbaren Trocknen von DC-Platten und Folien.

Bedienung:

1. Geräteschublade nach vorn herausgezogen.
2. Platte mittig eingelegt und die Schublade wieder schließen.
3. Netzstecker einstecken.
4. Gerät über den grünen Wippenschalter einschalten, der dann grün leuchtet.
5. Über den schwarzen Stufenschalter wählen Sie die Stärke des Luftstromes.

Stufe 1: zwei Lüfter

Stufe 2: vier Lüfter

Luftdurchsatz pro Lüfter (freiblasend): 59 m³/h

Das Auswechseln der Filtermatte (siehe auch Gerät):

1. Netzstecker ziehen.
2. Rändelmutter an der Rückseite abschrauben.
3. Oberes Gehäuseteil ca. 20 cm nach hinten ziehen und nach oben abheben.
4. Die Filtermatte auswechseln.
5. Gehäuseoberteil wieder von hinten aufsetzen, bis zum Anschlag nach vorn schieben und verschrauben.
6. Netzstecker einstecken.

Der Wechsel-Intervall richtet sich nach der Dauer der Einsatzzeit und den Laborgegebenheiten. Jährlicher Wechsel wird empfohlen.

Alle elektrischen Bauteile sind CE-konform.

Technische Daten: Art.-Nr.: 711862

Betriebsspannung: 230 V/50Hz, 11 Watt

Für Plattengröße: max. 20 x 20 cm

Maße (B x H x T): ca. 23 x 9 x 27,5 cm

Kabellänge: ca. 2 m